

# AbiMount

## Anti-Fade Mounting Medium



Ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности перед использованием.


Cat. # MNT-01-4-10ML

Cat. # MNT-01-4-25ML

Монтирующая среда предназначена для фиксации биологического материала между предметным и покровным стеклами при приготовлении гистологических образцов. Состав данной монтирующей среды способствует уменьшению затухания флуоресценции различных флуорофоров при проведении флуоресцентной микроскопии.

### **Протокол использования:**

1. Подготовить гистологический срез.
2. Нанести монтирующую среду на предметное стекло, зафиксировать в ней гистологический срез и прикрепить покровное стекло сверху.
3. Монтирующая среда полностью не застывает, поэтому для дополнительной фиксации покровного стекла по краям необходимо использовать лак.

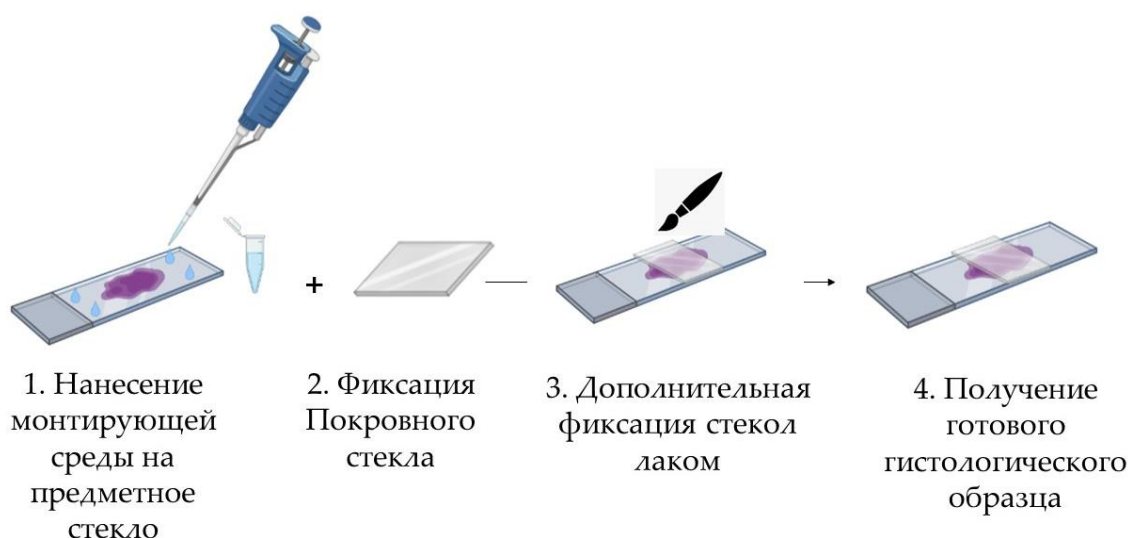

**Рисунок 1.** Схема фиксации гистологического среза с помощью монтирующей среды между предметным и покровными стеклами

---

**Условия хранения:** реагент необходимо хранить при температуре 2-8 °С в защищенном от солнечного света месте. При соблюдении условий хранения реагент должен оставаться стабильным до 12 месяцев.

---

#### **Паспорт безопасности:**

**Внимание:** компоненты монтирующей среды могут причинять вред при впитывании через кожу и при проглатывании. А также вызывать раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей, провоцируя аллергические реакции, симптомы астмы или затруднение дыхания. При появлении раздражения или аллергических реакций необходимо срочно обратиться к специалисту.

**Меры предосторожности:** избегать вдыхания и прямого попадания на слизистые оболочки, использовать перчатки и защитную одежду.

**При попадании на кожу:** промыть большим количеством воды с мылом в течение 15 минут. Удалить загрязнение с одежды, необходимо постирать одежду перед повторным использованием.

**При вдыхании:** вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении.

**При попадании в глаза:** преимущественно держать веки открытыми, осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз-предварительно их снять.

**При проглатывании:** промыть рот большим количеством воды.

**При появлении респираторных и аллергических симптомов, а также если пострадавший находится в бессознательном состоянии:** обратиться за медицинской помощью.