AbiDye



Trypan Blue Solution 0.4%

Ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности перед использованием.

Cat. # DYE-01-4-50ML

Cat. # DYE-01-4-100ML

Трипановый синий является одним из наиболее часто используемых красителей для определения количества жизнеспособных клеток. Метод окрашивания трипановым синим основан на том, что жизнеспособные клетки с клеточной мембраной поглощают целостной не данный краситель. повреждённой Нежизнеспособные клетки C мембраной поглощают трипановый синий и их ядра окрашиваются в тёмный цвет. Также окрашивание трипановым синим облегчает визуализацию морфологии клеток.

Примечание: Если клетки длительное время подвергаются воздействию трипанового синего, то жизнеспособные клетки также могут начать поглощать краситель, что приведёт к ложному увеличению количества нежизнеспособных клеток.

Протокол использования (рис. 1):

- 1. Подготовить суспензию клеток в полной культуральной среде или растворе 1% БСА (бычий сывороточный альбумин) в фосфатно-солевом буфере. Оптимальной концентрацией клеток является $1*10^4$ - $1*10^7$ клеток в мл среды.
- 2. Смешать одинаковые объёмы трипанового синего и клеточной суспензии (например, 20 мкл красителя и 20 мкл клеточной суспензии), полученную смесь использовать для подсчёта клеток на автоматическом анализаторе или камере Горяева.

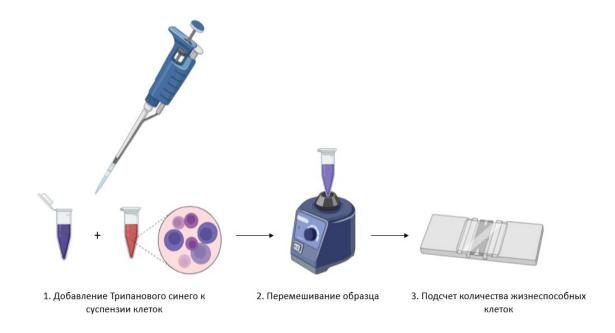


Рисунок 1. Схема подготовки образца клеточной суспензии для подсчёта количества жизнеспособных клеток.

Условия хранения: реагент необходимо хранить при температуре 2-8 °C. При правильном хранении краситель должен оставаться стабильным до 36 месяцев.

Паспорт безопасности:

Внимание: трипановый синий краситель является канцерогеном!

Внимание: может причинять вред при впитывании через кожу и при проглатывании. А также вызывать раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей, провоцируя аллергические реакции, симптомы астмы или затруднение дыхания. При появлении раздражения или аллергических реакций необходимо срочно обратиться к специалисту.

Меры предосторожности: избегать вдыхания и прямого попадания на слизистые оболочки, использовать перчатки и защитную одежду.

При попадании на кожу: промыть большим количеством воды с мылом в течение 15 минут. Удалить загрязнение с одежды, необходимо постирать одежду перед повторным использованием.

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении.

При попадании в глаза: преимущественно держать веки открытыми, осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При наличии контактных линз-предварительно их снять.

При проглатывании: промыть рот большим количеством воды.

При появлении респираторных и аллергических симптомов, а также если пострадавший находится в бессознательном состоянии: обратиться за медицинской помощью.